

Agilent Technologies 社製 細胞外フラックスアナライザー



XF Pro 装置制御ソフトウェア XF Pro Controller XF Pro / XF HS Mini 解析ソフトウェア Wave Pro 10.2.1 Release Note 【リリースノート】

【概要】

本書は XF Pro Controller 10.2.1、Wave Pro 10.2.1 の新機能や変更点を説明します。

- XF Pro Controller ソフトウェアの基本機能：XF Pro 装置の制御、計測（データ取得）です。XF Pro 装置制御 PC へのインストール専用です。
- Wave Pro ソフトウェアの基本機能：XF Pro 及び XF HS Mini のデータ解析・アッセイデザイン（テンプレート作成）です。XF Pro 装置制御 PC 及び個人でお使いの PC 等にインストールできます。
※XFe シリーズまたは XFp ではご利用できません。XFe シリーズまたは XFp もご利用の場合、Wave ソフトウェアをお使いください（Wave ソフトウェアに加え、Wave Pro ソフトウェアをインストールしてください）。

【Wave Pro : システム要求仕様と互換性】

PC	要求仕様/推奨の仕様
Windows PC	OS : Windows 10, 11 CPU : Intel Core i3 以上 HDD 容量 : 175 GB 以上（推奨）※空き容量：1GB 以上 メモリ (RAM) : 4 GB 以上 ※8GB 以上が最適 ディスプレイ : 1280 x 800 以上 対応 Excel : 2016 以上




【バグ修正】

XF Pro Controller / Wave Pro 共通

- 計測時間を変更し、且つ Basal（Baseline）の計測時間がその後の計測時間より短い場合、OCR が正しく計算されないバグを修正（XF Pro のみ）。▶「[バグに関するご案内](#)」

Wave Pro

- Cytation1 画像 import 済みデータにおいて、画像が見られなくなるバグを修正（XF Pro・バージョン 10.2.0.234 のみのバグ）。
- Quick view において、Injection の名称が切れるバグを修正。
- XF HS Mini のテンプレート作成時、12 時間を超えるテンプレートを作成できてしまうバグを修正（エラーが表示されず）。

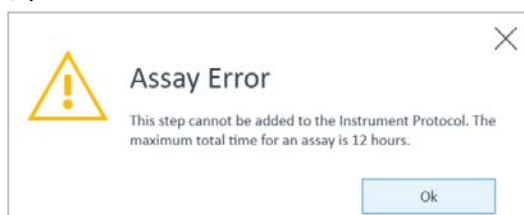


- 最大計測時間は XF Pro : 24 時間、XF HS Mini : 12 時間です。
- その他バグ修正


【新機能／変更点】 ※バージョン 10.2.0 の変更点も含まれます

XF Pro Controller / Wave Pro 共通


- Help : 機器トラブル対応時に有用な各種ファイルへのアクセスリンクの追加。

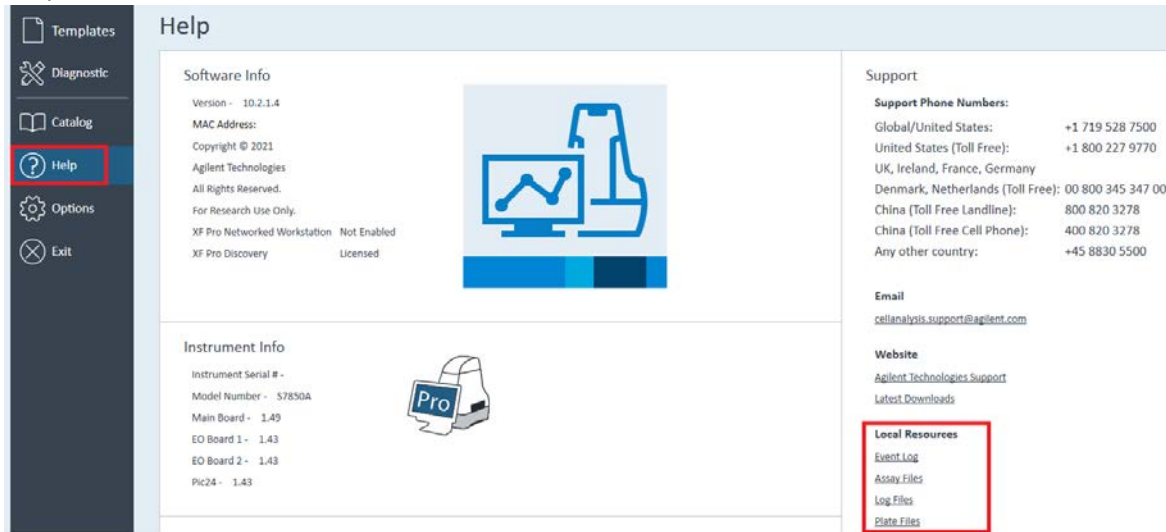

- テンプレート作成時にカスタムで入力した培地・細胞種等を、自動でカタログに追加する機能追加。
- Phenotype kit テンプレートの削除。
- テンプレート作成時のグループアイコンを ■ から ● に変更。

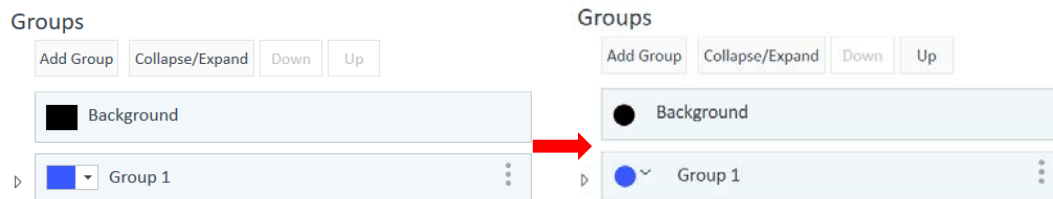


- Custom サイクルを追加し、Mit/Wait コマンドを何も追加しない場合、計測がハングアップ（停止）するが、このようなテンプレートの場合に Run Assay タブのサマリー(右側)にエラーが表示されるように変更。

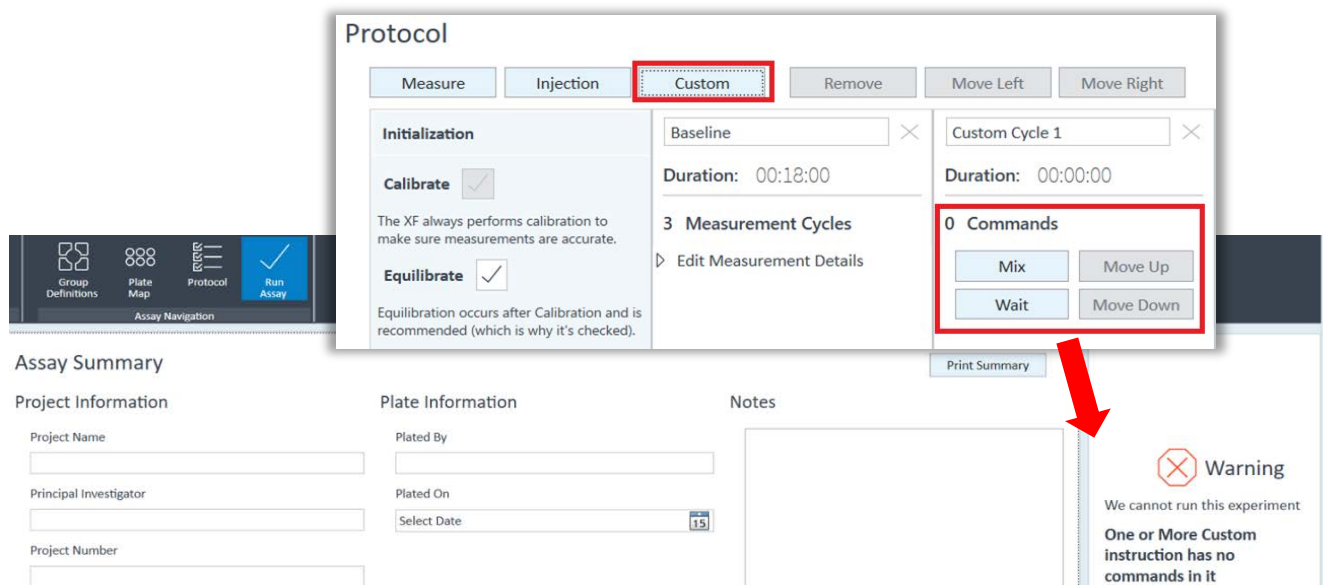

- Cytation1 ノーマライズオプション利用者向け：プレートマップにオートフォーカスに用いられるウェル位置の説明を追加。

Plate Map

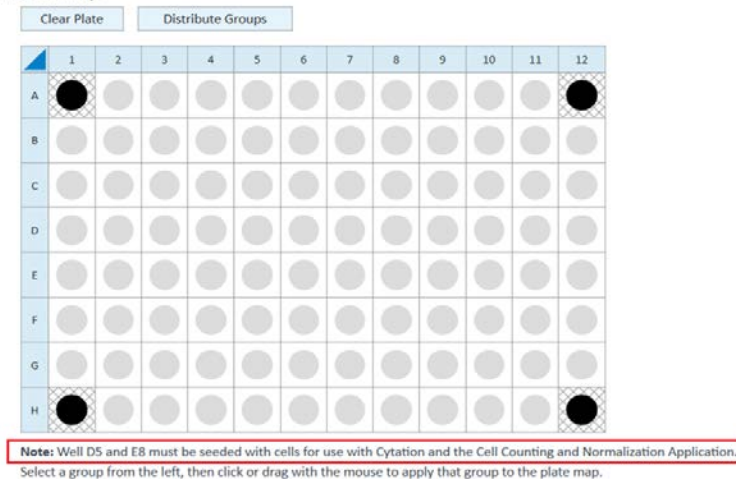


XF Pro Controller

- Diagnostic Tests 項目、説明のアップデート。
- 計測終了時にアンロードカートリッジが自動的に行われ、取り外されたカートリッジ・プレートがトレイドアの手前で待機するように変更（ユーザーが画面のボタンを押すとすぐにプレートが出てくるようになりました）。

Wave Pro

- Phenotype kit の Report Generator の削除。
- Report Generator を Export する際、要件を満たさない場合はグレースアウトして Export できないように変更。
（その場合、Seahorse Analytics をお使いください。▶「[Seahorse Analytics について](#)」）
要件について▶「[Report Generator 非対応プレートに関するご案内](#)」
- カイネティクスグラフの表示設定において、'Line Markers'の文言を'Data Point Symbols'に変更。

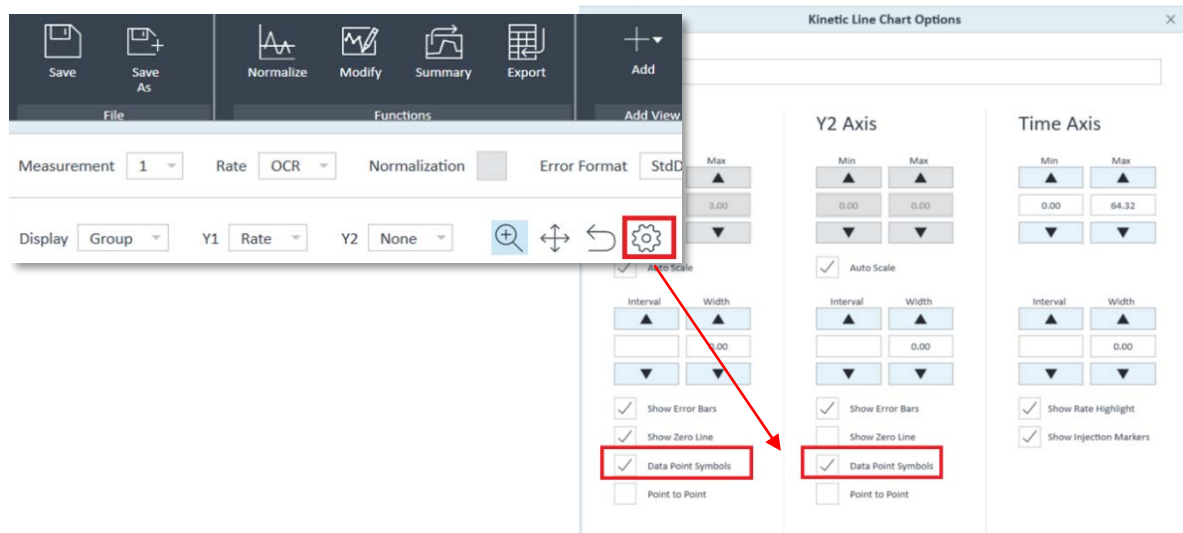

ご不明な点がある場合は、下記テクニカルサポートまでご連絡お願い致します。

※本文書に記載の製品は、すべて研究・実験用です。
人・動物の診断あるいは治療等の臨床用途に使用することはできません。



お問合せ：
プライムテック株式会社
www.primetech.co.jp

技術部・テクニカルサポート

東京都文京区小石川1-3-25 小石川大国ビル2F
Phone : 03-3816-0851 (代表) Fax : 03-3814-5080
E-mail : support@primetech.co.jp

DE-003825